
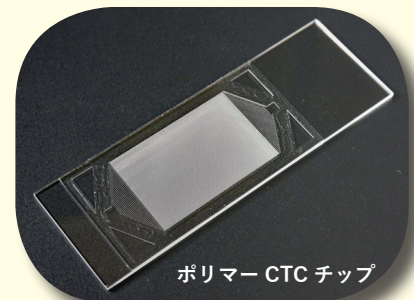


CTC 捕捉キット

CTC 捕捉キットは、「ポリマー CTC チップ」と単純な装置を組み合わせ、患者さんの血液中にある微量ながん細胞；**CTC** を効率よく捕捉します

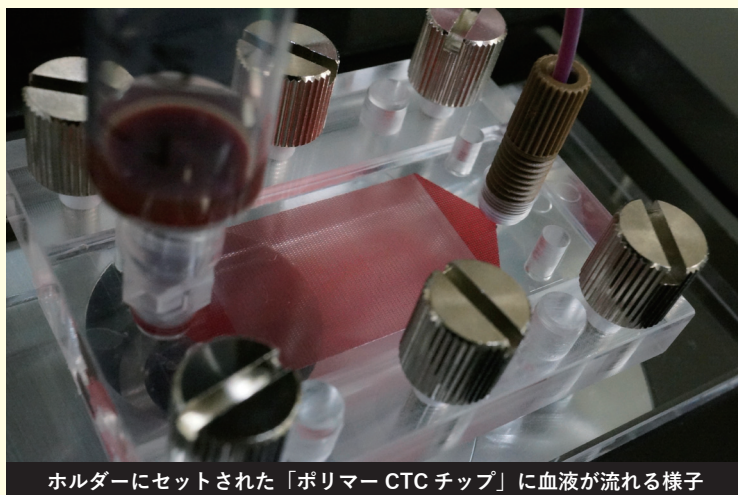

■ CTC 捕捉キットは、十分な臨床研究から開発した「ポリマー CTC チップ」を用い、チップホルダーやシリンジポンプなどの装置を組み合わせることで、チップ上に患者さんの血液から効率よく CTC を捕捉します。


■ CTC 捕捉キットの特長

- 高度な CTC 捕捉試験を小規模、低コストで実施でき、CTC 研究を開始するにあたり最適です
- チップ上の細胞のマーカーや核の染色が可能であり、そのまま蛍光顕微鏡観察できます
- 細胞が載ったチップだけを取り出し、オープンな流路から細胞を回収することができます
- アップグレードによりサンプル供給、送液制御等を自動化し、省力化することが可能です

CTC 捕捉キットの構成

A

チップホルダー
および関係パーツ

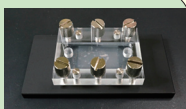


B

コネクター類



C

ポリマー CTC チップ
および関係パーツ

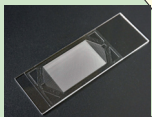

D

シリンジ、チューブ等

E

シリンジポンプ

CTC 捕捉キットは、上記 A～E で構成されます。もしシリンジポンプなどお手持ちの装置等がある場合はご相談ください。必要な構成品のみの購入が可能です。

*パーツ類は改良のため、ここに掲載されたものから変更されることがあります。

キットのセッティング手順

1. 抗体を固定した**ポリマー CTC チップ**を用意します。



2. チップを**チップホルダー**にセットします。



3. チップホルダーを**サンプルリザーバー**と**シリンジポンプ**に接続します。



- 品名： CTC 捕捉キット
- 寸法： 約 25 x 20 cm (ポンプ + チップホルダー)
- 電源： 100V 1口



株式会社 Cytone (サイトナ)

〒930-0876 富山県富山市文京町 2-5-14

TEL : 080-6351-1991

E-mail : info@cytona.jp

ホームページ : <https://cytona.jp>